

¿Cómo usar los Elementos de Protección Personal?

Generalmente, el tipo de **Elemento de Protección Personal** o **EPP** dependerá de la **precaución requerida** y el **Nivel de Bioseguridad** o **BSL** definido para el laboratorio o un área técnica definida por el **Encargado de Bioseguridad**

Bata de aislamiento

A. Debe cubrir completamente el torso, desde el cuello hasta las rodillas, brazos hasta el donde terminan las muñecas, debiéndose envolver en la parte posterior



B. Fijas en la parte trasera del cuello y la espalda



Máscara o respirador

A. Asegure las cintas o bandas elásticas de la máscara a mitad de cabeza y mitad de cuello




B. Fije la banda flexible al puente de la nariz
C. Acomódelo a la cara por debajo de la barbilla
D. Si corresponde, fije y revise el respirador




Antiparras o protectores faciales

A. Usarlas en la cara y ojos y ajustar para fijar

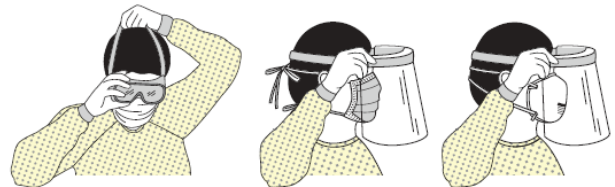

Guantes

A. Extender la manga del guante hasta cubrir la manga de la bata de aislamiento

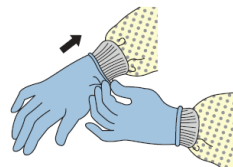

Además del uso adecuado de los EPP se recomienda seguir las siguientes **prácticas de trabajo seguro:**

- A. Mantenga sus manos alejadas de su cara
- B. Limite la superficie de contacto
- C. Cambie sus guantes cuando estén muy contaminados
- D. Mantenga sus manos higienizadas